

流量型蠕动泵

产品型号：LabV6

流量范围：0.0053-2580mL/min




产品简介

智能版流量型工业蠕动泵，采用ABS工程塑料外壳，加喷UV涂层，实现防静电保护。流线形机身设计，工业级4.3英寸真彩色液晶屏显示，触摸屏操控，转速范围:0.1-600转/分钟，流量范围0.0053-2580毫升/分钟;同时支持RS232和RS485两种通信接口，标准MODBUS通信协议，可实现工业条件下的远程控制，适用于实验室、仪器配套、工业生产的。丰富的外控模式以及可编程外控模式。

产品特点

- 1.动画显示传输状态，流量数据、设定参数、系统配置同屏显示。
- 2.三种计量模式:定量计量、定时定量、定时启停满足复杂的传输及分配要求。
- 3.具备智能校准、在线微调功能，可在不停机的情况下，微调流量，减小误差。
- 4.流线形机身设计，ABS工程塑料外壳，加喷UV涂层。实现防静电保护。
- 5.电路板加喷三防漆工艺，防尘、防潮、防静电。

屏幕显示

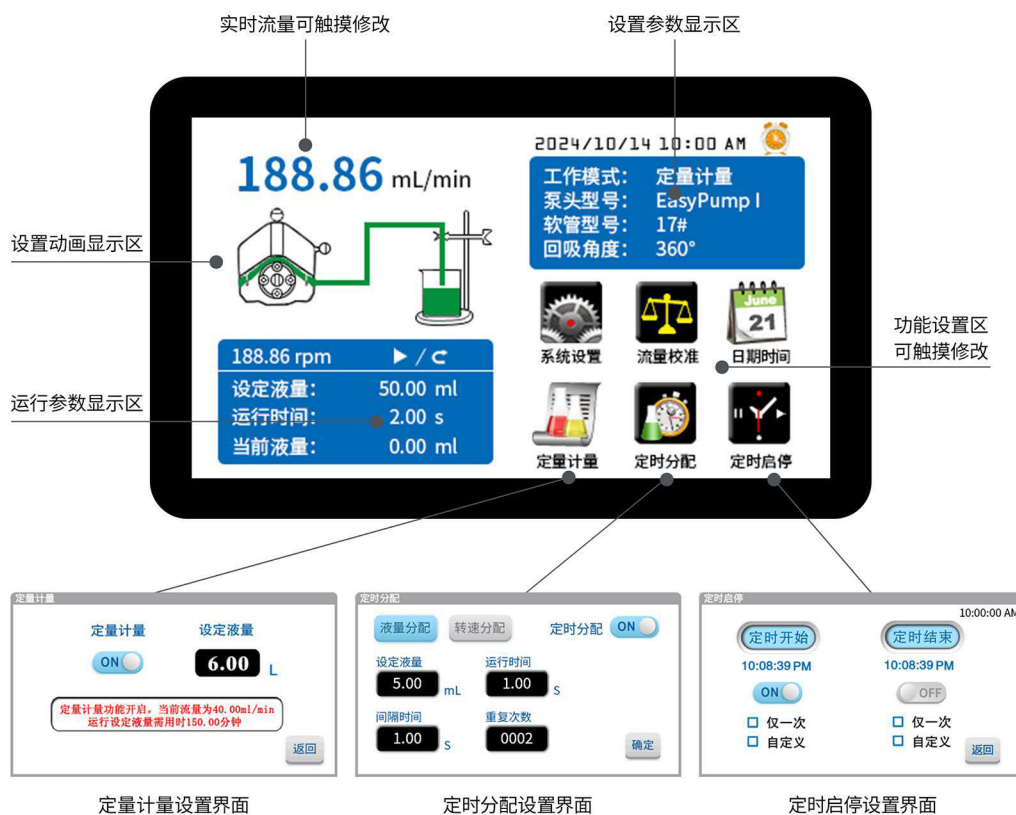

适用泵头



EasyPump泵头



EasyPump-PPS泵头

适用泵头 & 参考流量

驱动器	适用泵头	适用软管	转速	参考流量 (mL/min)
LabV6	EasyPumpI/III	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#	0.1-600rpm	0.0053-2580
	EasyPumpII/IV	—		—
	EasyPumpV/VI	13#,14#,19#,16#		0.0053-560
	2*EasyPumpI/III	13#,14#,19#,16#,25#		0.0053-1180
	2*EasyPumpII/IV	—		—
	2*EasyPumpV/VI	13#,14#,19#,16#		0.0053-560

Easy pump 泵头适用泵头和参考流量

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump III	单通道	1.6	可调压
EasyPump IV	单通道	2.4	可调压
EasyPump VI	双通道	1.6	可调压
EasyPump I	单通道	1.6	不可调压
EasyPump II	单通道	2.4	不可调压
EasyPump V	双通道	1.6	不可调压

泵头型号	软管	内径×壁厚(mm)	mL / r	流量范围 (mL/min) (转速0.1-600rpm)	软管承压(Mpa)		重量(kg)
					间断	连续	
单通道 EasyPump I/III	13#	0.8×1.6	0.053	0.0053-32	0.27	0.17	0.6
	14#	1.6×1.6	0.27	0.027-162			
	19#	2.4×1.6	0.55	0.055-330			
	16#	3.1×1.6	0.933	0.0933-560			
	25#	4.8×1.6	1.967	0.1967-1180	0.24	0.14	
	17#	6.4×1.6	3.333	0.3333-2000	0.14	0.10	
	18#	7.9×1.6	4.3	0.431-2580	0.10	0.07	
双通道 EasyPump V/VI	13#	0.8×1.6	0.053	0.0053-32	0.27	0.17	
	14#	1.6×1.6	0.27	0.027-162			
	19#	2.4×1.6	0.55	0.055-330			
	16#	3.1×1.6	0.933	0.0933-560			
	25#	4.8×1.6	1.967	0.1967-1180	0.24	0.14	

技术参数

流量范围	0.0053-2580毫升/分钟
流量分辨率	0.01毫升/分钟
转速范围	0.1-600转/分钟
转速分辨率	0.01转/分钟
液量范围	0.01-9999毫升
液量分辨率	0.01毫升
分配时间	0.1-9999秒
间隔时间	0.1-9999秒
时间分辨率	0.01秒
分配次数	1-9999次，设置“0”为无限次/可连续分配
流量精度	<±0.5%
回吸角度	0-360度
电机类型	步进电机
显示方式	4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏
操控方式	触摸屏+按键操控
按键次数	30万次
外控调速信号	0-5V,0-10V,4-20mA任选
启停、换向信号	无源开关量信号，如：脚踏开关；有源开关量信号：5V-24V通用
通讯接口	RS232,RS485支持Modbus协议(RTU模式)
输出接口	输出电机运行状态（集电极开路电压输出）
适用电源	220V±10%50Hz/60Hz(标配)110V±10%50Hz/60Hz(选配)
尺寸(LxWxH)	259×157×237
驱动器重量	4.40kg
消耗功率	<80W
环境温度	0-40℃
相对湿度	<80%

尺寸图 (Unit:mm)

