


高压泵头

产品型号：OEM-GYB203/204/205

流量范围：0.0855-513mL/min

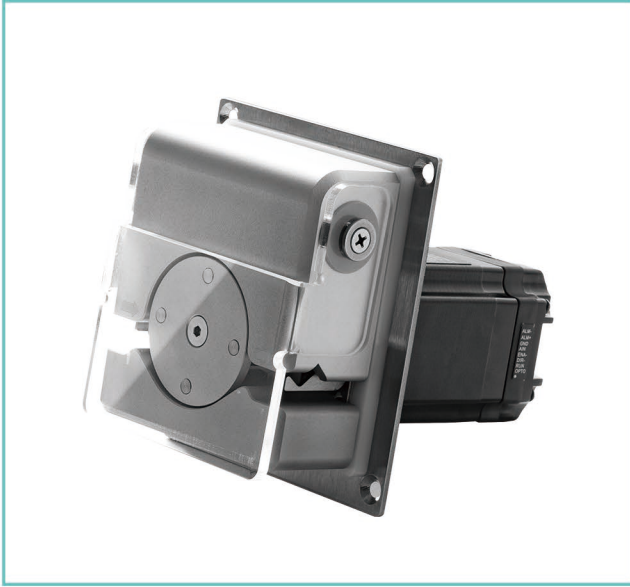

产品简介

GY15用于射频和微波消融等外科冷却应用，在医疗应用中的控制精度能够实现精确的流体输送，可以根据每个应用的要求微调压力-流量曲线。流量高达500ml/min，压力高达0.8MPa。

产品特点

- 最高压力可达0.8MPa，稳定输出。
- 可快速方便更换软管。
- 精密加工，具备高性能与长使用寿命。
- 可定制管路端性能测试。
- 表面易于清洁。


电机参数

转速范围	0.1-600rpm
流量范围	0.0855-513mL/min
控制方式	无源开关量信号或者有源开关量信号（3.3V-5V）控制启停换向
控制方式信号逻辑	光耦导通运行/截止运行（可通过上位机软件修改）
运行模式	固定转速/外部模拟量输入模式（可通过拨码开关选择）
电机类型	闭环步进一体机
输出信号	集电极开路输出
调速方式	OEM-GYB203:外部模拟量调速4-20mA OEM-GYB204外部模拟量调速0-5V OEM-GYB205外部模拟量调速0-10V
工作电源	DC24V-DC36V（推荐DC36V），≥100W
工作环境	0-40℃，<80%RH无凝露

流量范围

泵头型号	外壳材料	管卡材料	适用软管		(转速0-600rpm) 流量范围 (mL/min)	重量Kg
			管号	内径x壁厚(mm)		
GY15	铝合金	不锈钢	14 [#]	1.6x1.6	0-153	0.95
			19 [#]	2.4x1.6	0-306	
			16 [#]	3.1x1.6	0-513	


尺寸图（单位：mm）

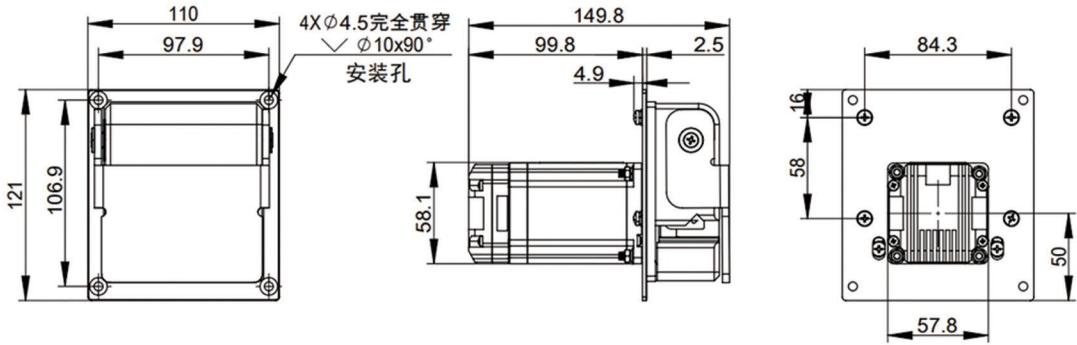


安装步骤



1. 向上打开泵头前盖。

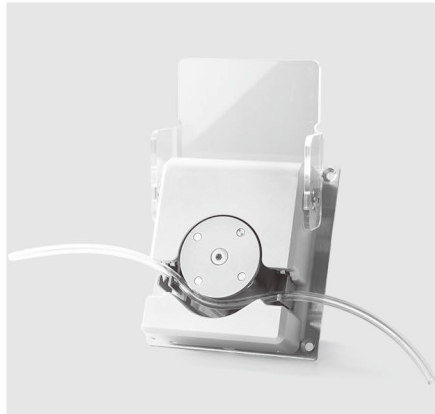

2. 将软管放入滚轮与下部的上压块之间，分别放入两侧的管卡中。

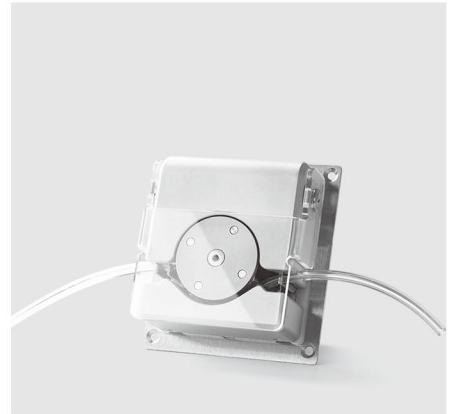

3. 向下合上泵头前盖。