

## 紧凑型泵头

产品型号：OEM-KVZ001

流量范围：≤34.21mL/min



### 产品简介

外观美观，体积小巧，有黑白两种配色，OEM配套的理想选择。具有弹性上压块，减少软管磨损，增加软管使用寿命。半透明防护盖可随时观察泵头及软管运行情况。可以采用步进电机，直流电机等多种方式驱动。

### 产品特点

- 弹性上压块，延长软管使用时间。
- 半透明防护盖，方便观察。
- 体积小巧，外观美观。


### 电机参数

|      |                   |
|------|-------------------|
| 电机转速 | 300rpm            |
| 转速误差 | ≤±10%             |
| 电机类型 | 28直流减速电机          |
| 流量范围 | ≤34.21mL/min      |
| 工作电源 | DC24V             |
| 工作环境 | 0-40℃， < 80%RH无凝露 |

### 流量范围

| 泵头型号 | 软管规格(内径x壁厚)(mm) | 毫升/转  | 转速范围 (rpm) | 流量范围 (mL/min) | 重量Kg |
|------|-----------------|-------|------------|---------------|------|
| KV10 | 1x1             | 0.030 | 0.1-300    | 0.0030-9.05   | 0.04 |
|      | 2x1             | 0.096 |            | 0.0096-28.66  |      |
|      | 2.4x0.8         | 0.114 |            | 0.0114-34.21  |      |
|      | 1.02x0.86       | 0.028 |            | 0.0028-8.4    |      |
|      | 2.06x0.86       | 0.075 |            | 0.0075-22.49  |      |

### 尺寸图 (单位: mm)

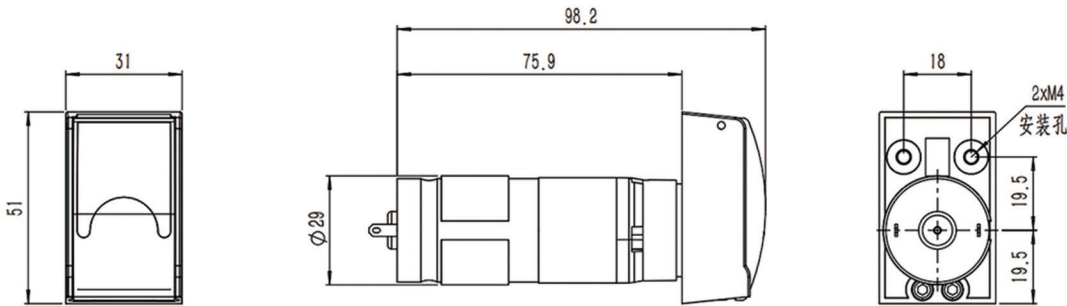

 安装步骤



1. 向上掀开防护盖，  
打开泵头。



2. 将软管放入泵头，  
将软管两侧的接头卡在泵头下部。



3. 向下合上防护盖，  
完成软管安装。